

加热台操作规程

- 1.接通电源，打开“电源开关”此时绿色“电源指示灯”常亮，表明设备已供电。
- 2.打开“升温开关”设备开始运行，红色“升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温；闪烁表明进入恒温状态，此时表面工作台为间断性升温。
- 3.使用完后，先关闭“升温开关”此时设备升温部分停止运行，此时绿色“电源指示灯”依然常亮，可以间接性警示设备依然在工作，请勿触碰工作面板。待表面工作面板彻底冷却后（建议1小时）再关闭“电源开关”。